



ANLEITUNG CANNAXAN 771 IDENTITÄTSTEST


1. Aufbrechen der Phiolen mit aufgestecktem Schutz

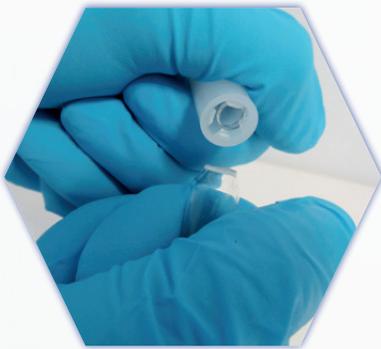

2. Zugabe von 100 µL CannaXan 771

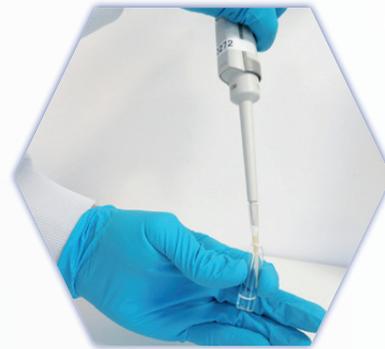

3. Aufschrauben der beiliegenden Indikatorlösung

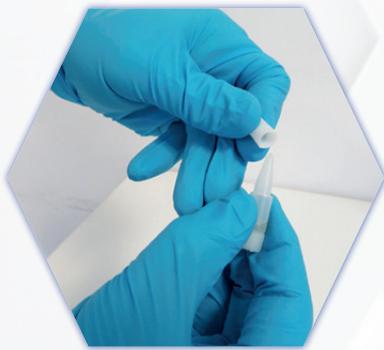

4. Zugabe von 5 Tropfen der Indikatorlösung



5. Schütteln der Phiolen

6. Ablesen des Tests nach 1 bis 3 Minuten


0 Sekunden



90 Sekunden



Vergleich CBD

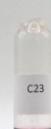

60 Sekunden



180 Sekunden




Vergleich Placebo



30 Sekunden



120 Sekunden

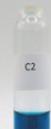

Zum Identitätsnachweis von THC sollte ein deutlicher, blauer Farbumschlag zu erkennen sein